

KL-03 (II) een pH-meter, Lab China Economische Goedkoper PH Eeter

Belangrijkste kenmerken:

Zakformaat en vederlicht voor draagbaar gebruik in een groot aantal toepassingen. Het is gebruik maken van de gebruiker vervangbare elektroden.

Specificatie:

Meetbereik: 0.00-14.00pH

Nauwkeurigheid: ± 0.1 PH

Resolutie: 0.01PH

Werktemperatuur: 0C- 50C

Automatische temperatuur compensatie: 0C- 50C

Plug: BNC + 1m kabel

Afmetingen: 120mm x 26mm x 26mm

Gewicht: 70g

lab china economisch goedkoper ph meter

operatie

1. Verwijder de beschermkap van de elektrode.
 2. First spoel de elektrode met gedestilleerd water, en zuigen het met filter-papier.
 3. Zet de meter aan door op de ON-toets.
 4. Immerse de pH meter elektrode in de te testen oplossing.
 5. Stir voorzichtig en wacht tot de waarde stabiel is.
 6. After gebruik, spoel de elektrode met water om besmetting te minimaliseren. Beurt de meter aan door op de UIT-toets.
 7. Always plaats de beschermkap na gebruik.
- lab china economisch goedkoper ph meter