

## Spezifikation:

- (1) Messbereiche: 0.0-14.0pH
2. Genauigkeit:  $\pm 0.01$ PH
3. Beschlussfassung: 0.01PH
4. Betriebstemperatur: 0 ~80° C
5. Kalibrierung: automatische Kalibrierung zwei Punkte
6. Power Supply: 2 \* 1.5v (halten mit mehr als 500 Stunden)
7. Dimension: 153 \* 29 \* 16 mm
- (8) Gewicht: 52g

## Betrieb:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe.
2. zuerst die Elektrode mit destilliertem Wasser spülen und trocken Es ist mit Filter Pater.
3. Schalten Sie 3. das Messgerät durch Betätigen des ON/ AUSSCHALTEN Schlüssel.
4. Tauchen Sie Ph-Meter-Electride in der Lösung getestet werden.
5. vorsichtig umrühren und warten auf die Lesung zu Stablilize.
6. nachdem, deaktivieren Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser wiederum das Messgerät aus mit der Taste "ON/OFF".
7. immer ersetzen Sie die Schutzkappe nach Gebrauch.