

Προδιαγραφή:

1. η μέτρηση κυμαίνεται: 0,0-14.0pH
2. ακρίβεια: $\pm 0.01\text{pH}$
3. ανάλυση: 0.01pH
4. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~80° C
5. Βαθμονόμηση: δύο σημεία αυτόματης βαθμονόμησης
6. εξουσία εφοδιασμού: 2 * 1.5V (την Διατήρηση χρησιμοποιώντας περισσότερες από 500 ώρες)
7. διάσταση: 153 * 29 * 16 mm
8. βάρος: 52g

Λειτουργία:

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
2. πρώτο ξεβγάλετε το ηλεκτρόδιο με απεσταγμένο ύδωρ, και ξηρό το με φίλτρο πάτερ.
3. ενεργοποιήστε το μετρητή πιέζοντας το σε/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ κλειδί.
4. βυθίζεται το electrode μετρητής pH της λύσης που πρέπει να ελέγχονται.
5. ανακατεύετε απαλά και περιμένετε την ανάγνωση για να stabilize.
6. Αφού ολοκληρωθεί, θα πρέπει να καταργήσετε το ηλεκτρόδιο με αποσταγμένο νερό στροφή ο μετρητής μακριά, πιέζοντας το πλήκτρο «ON/OFF».
7. always Επανατοποθετήστε το προστατευτικό πώμα μετά τη χρήση.