

Specifica:

1. campi di misura: 0.0-14.0pH
2. precisione: ± 0.01 PH
3. risoluzione: 0.01PH
4. Temperatura di funzionamento: 0 ~80° C
5. Calibrazione: due punti di calibrazione automatica
6. alimentazione: 2 * 1.5 v (tenere utilizzando più di 500 ore)
7. Dimensione: 153 * 29 * 16mm
8. Peso: 52g

Operazione:

1. rimuovere il cappuccio protettivo.
2. prima di sciacquare l'elettrodo con acqua distillata, e secco esso con pater filtro.
3. Accendere lo strumento premendo ilE SPEGNIMENTO chiave.
4. Immergere il ph metro elettruro nella soluzione da testare.
5. mescolare delicatamente e attendere che la lettura di stabilize.
6. al termine, è possibile deselezionare l'elettrodo con acqua distillata ruotare il tester fuori premendo il tasto "ON/OFF".
7. sempre sostituire il cappuccio protettivo dopo l'uso.