

Specificatie:

1. meetbereik: 0.0-14.0pH
2. nauwkeurigheid: ± 0.01 PH
3. Resolutie van het: 0.01PH
4. Bedrijfstemperatuur: 0 ~80° C
5. Kalibratie: twee punten automatische kalibratie
6. power supply: 2 * 1.5V (houd met behulp van meer dan 500 uur)
7. dimension: 153 * 29 * 16 mm
8. gewicht: 52g

Bewerking:

1. Verwijder de beschermende dop.
2. eerst de elektrode met gedestilleerd water, spoelen en droog het met filter pater.
3. Zet de meter door te drukken op de ON/ UIT toets.
4. onderdompelen de ph-meter electrode in de oplossing te worden getest.
5. roer voorzichtig en wacht op de lezing stabilise.
6. nadat het klaar is, schakelt u de elektrode met gedestilleerd water draai de meter af door te drukken op de toets "ON/OFF".
7. altijd de beschermkap te vervangen na gebruik.