

Especificação:

1. escalas de medição: 0.0-14.0pH
2. precisão: ± 0.01 PH
3. resolução: 0.01PH
4. Temperatura de operação: 0 ~80° C
5. Calibração: dois pontos de calibração automática
6. poder fonte: 2 * 1.5 v (manter usando mais de 500 horas)
7. dimensão: 153 * 29 * 16mm
8. peso: 52g

Operação:

1. Remova a tampa protetora.
2. Primeiro lave o eletrodo com água destilada, e seca -com o dono do filtro.
3. Ligue o medidor pressionando o ON/ DESLIGAR chave.
4. Mergulhe o electrodo de medidor de ph da solução a ser testado.
5. Misture delicadamente e aguarde a leitura de stabilize.
6. depois de terminado, limpe o eletrodo com volta de água destilada o medidor de pressionando a tecla "ON/OFF".
7. sempre Recoloque a tampa protetora após o uso.