

Водонепроницаемый перо типа рН-метр KL-03 (II), лабораторные приборы

Технические условия

Карманный размер и вес пера для портативного использования в большом количестве приложений. Он использует заменяемые пользователем электроды

Диапазон измерения: 0.00-14.00pH

Точность: $\pm 0.1\text{pH}$

Разрешение: 0.01pH

Рабочая температура: 0C-50C

Автоматическая температурная компенсация: 0C-50C

Штекер: BNC +1 м кабель

Размеры: 120 мм x 26 мм x 26 мм

Вес: 70 г

Операция

- 1.Remove защитный колпачок электрода.
 - 2.First промойте электрод дистиллированной водой, и сосать его с фильтром-бумаги.
 - 3.Turn метр, нажав на кнопку ВКЛ.
 - 4.Immerse pH метр электрод в растворе для тестирования.
 - 5.Stir мягко и ждать стабилизации показаний.
- Использование 6.After, промойте электрод водой для минимизации загрязнения. Поворот счетчик на нажатием кнопки OFF.
- 7.Всегда заменить защитный колпачок после использования.

лабораторные инструменты

pH Калибровка

- 1.Remove защитный колпачок электрода.
 - 2.First промойте электрод дистиллированной водой, и сосать его с фильтром-бумаги.
 - 3.Turn метр, нажав на кнопку ВКЛ.
 - 4.Immerse pH метр электрод в растворе для тестирования.
 - 5.Stir мягко и ждать стабилизации показаний.
- Использование 6.After, промойте электрод водой для минимизации загрязнения. Поворот счетчик на нажатием кнопки OFF.

7. Всегда заменить защитный колпачок после использования.

лабораторные инструменты

Важно:

Диапазон pH в окно прибор должен быть повторно откалиброван, когда:

Электрод был использован (заложен) в течение длительного времени с момента последней калибровки.

Электрод был использован в частности налоговым условиям.

Возможное точность не требуется.

Установите новый электрод.

лабораторные инструменты