

Спецификация:

1. диапазоны измерения: 0.0-14.0pH
2. точность: ± 0.01 pH
3. резолуция: 0.01pH
4. Рабочая температура: 0 ~80° C
5. Калибровка: Автоматическая калибровка две точки
6. мощность питания: 2 * 1.5V (держат с помощью более чем 500 часов)
7. Размер: 153 * 29 * 16 мм
8. Вес: 52g

Операция:

1. Снимите защитный колпачок.
2. сначала промойте электрод с дистиллированной водой, и сухой Он с Патер фильтра.
3. Включите метр, нажав на/ ВЫКЛ ключ.
4. погружайте pH метр electrode в растворе для проверки.
5. Осторожно перемешать и подождать для чтения stabilize.
6. После завершения, снимите электрод с дистиллированной воды очередь метр покинуть, нажав клавишу «ON/OFF».
7. всегда заменяйте защитный колпачок после использования.